

 CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	INSTRUKCJA BHP ZMYWARKA	PR3_K1_IR7_W1
Proces: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy		Strona 1 z 2
Opracował: Starszy Specjalista ds. BHP mgr inż. Błażej SOKOŁOWSKI	Sprawdził pod względem merytorycznym: Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego mgr inż. Grażyna KĘDZIERSKA	Zatwierdził: Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania mgr Milena WITCZAK
Data: 11.09.2019	Data: 11.09.2019	Data: 11.09.2019
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:  Milena Witczak
EGZEMPLARZ informacyjny (nie podlega aktualizacji)		

Uwagi ogólne

Warunki dopuszczenia Pracownika do pracy:

1. Ukończone 18 lat (młodociany tylko w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).
2. Zapoznanie się z instrukcją obsługi.
3. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
4. Wyposażenie w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla danego stanowiska.
5. Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, w dobrej kondycji psychofizycznej.

I. Czynności przed rozpoczęciem pracy:

1. Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, czy przewód zasilający i wtyczka oraz włącznik nie są uszkodzone.
3. Zauważone usterki zgłosić natychmiast przełożonemu.
4. Przygotować odpowiednią ilość przedmiotów do mycia po ich wstępnym oczyszczeniu.
5. Sprawdzić czy filtry i ramiona myjące są czyste.
6. Umieścić w pojemniku środek myjący.

II. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

1. Zmywarkę należy ustawić z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni od ścian i innych przedmiotów oraz w pobliżu gniazda zasilającego łatwo dostępnego.
2. Załadować komorę odpowiednio przygotowanymi przedmiotami luźno i w miarę możliwości równomiernie rozłożone na półkach i w koszach.
3. Drzwiczki zmywarki zamykać zgodnie z instrukcją producenta.
4. Ustawić odpowiedni program mycia.
5. Włączyć zmywarkę odpowiednim przyciskiem.

Pracownikowi zabrania się przede wszystkim:

1. Otwierania urządzenia w trakcie pracy urządzenia.
2. Otwierania urządzenia po zakończeniu procesu, przed ostygnięciem.

III. Czynności po zakończeniu pracy:

1. Wyłączyć urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Opróżnić kosz z naczyń i sztućców.
3. Sprawdzić stan wyjętych naczyń i sztućców i przygotować je do użycia.
4. Oczyszczyć i osuszyć urządzenie.
5. Odłączyć urządzenia od gniazd zasilających, jeśli nie są przystosowane do ciągłej pracy w sieci.
6. Uporządkować stanowisko pracy.

IV. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

1. Uszkodzone urządzenie należy zabezpieczyć przed uruchomieniem.
2. W razie zaistnienia wypadku bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.
4. W przypadku zaistnienia pożaru postępować zgodnie z zapisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
5. O awariach lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

WYKAZ OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ

.....
/pieczęć jednostki/komórki organizacyjnej COI/

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				